

# AVITEC

## EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA

### Manual de Operação (Banho Maria Aço Inox)



- Ligar o aquecedor de vacina em uma tomada 220 volts aterrada.




- Para colocar o banho maria na temperatura desejada, pressione a tecla “P” até o termostato começar a piscar. Ao começar a piscar, ajuste a temperatura pressionando as setas para cima (para aumentar a temperatura) ou para baixo (para diminuir a temperatura).



Para realizar a limpeza, retire a bandeja lavando o compartimento com água e detergente neutro utilizando uma esponja macia tomando cuidado para não danificar a resistência.

**Importante:** Sempre realizar a limpeza após o uso do equipamento.

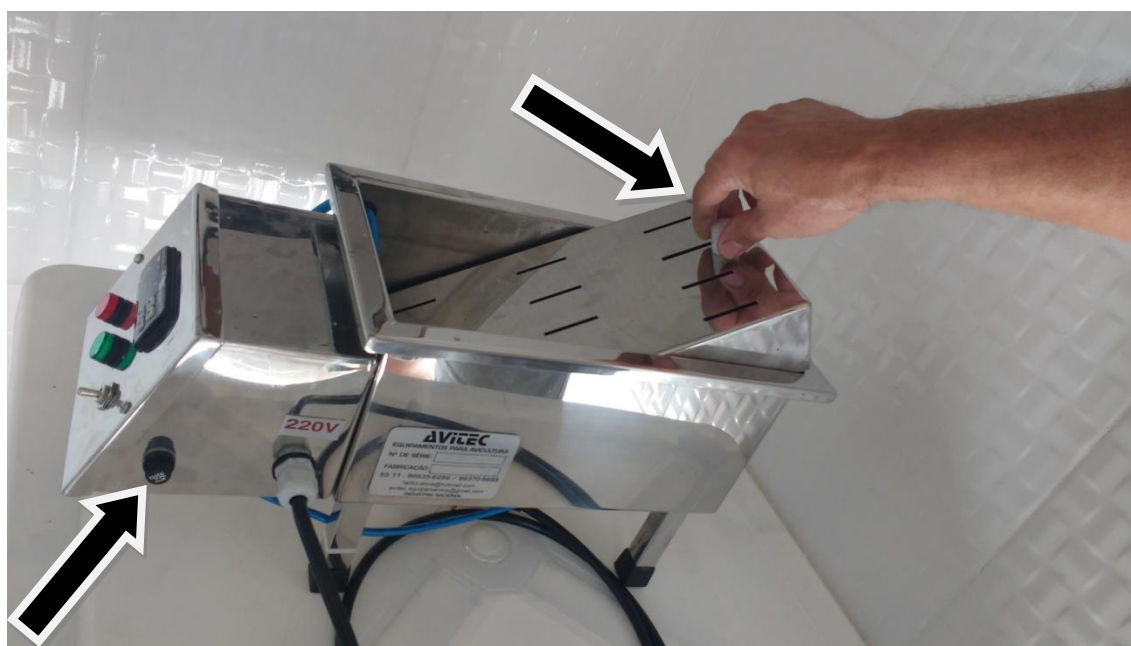

### Atenção:

**A caixa com componentes eletrônicos não pode ser molhada**

- A máquina possui um fusível de 15 amperes localizado na lateral direita da caixa de comando protegendo os componentes internos em casos de oscilações na rede elétrica. Este deve ser substituído sempre que necessário.
- Não ligar o equipamento sem acrescentar água no compartimento podendo danificar os componentes internos como, bomba e resistência.

Para granjas (Frangos e Suínos), temos também 3 tamanhos de aquecedores de vacinas fabricados em aço inox podendo ser fabricados em outros tamanhos de acordo com a necessidade.



### Tamanhos:

- 42 cm de comprimento/34 cm de largura/15 cm de altura
- 42 cm de comprimento/34 cm de largura/20 cm de altura
- 48 cm de comprimento/34 cm de largura/37 cm de altura

